

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ pH**

### **ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ pH:**

- 1) ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΜΕΣΑ.
- 2) **ΜΟΝΟ** ΕΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
- 3) ΟΤΑΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΣΠΡΑ ΑΛΑΤΑ. ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ. ΑΠΛΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ (ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ή ΒΡΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙ.
- 4) ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΑΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΗΠΑΡΑ, ΚΡΕΜΩΔΗ, ΚΟΛΛΩΔΗ Κ.Λ.Π. (ΟΠΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΡΕΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΕΔΑΦΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Κ.Α.) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ.

### **ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ pH:**

- 1) ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΗΙ 70300). ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΣΕΤΕ ΓΙΑ 5-10 ΛΕΠΤΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (π.χ. ΗΙ 7061) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
- 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΙ 70300.

### **ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ pH:**

Ο ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 6 ΚΑΙ 18 ΜΗΝΩΝ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΟΠΩΣ:

- ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΤΕ
- ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
- ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
- ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
- ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ